

Stations de lavage oculaire



Tous les jours des incidents de différente gravité ont lieu au laboratoire. Il est donc primordial de disposer des moyens adéquats dans l'urgence. Les stations de lavage oculaire permettent de soigner de manière hygiénique et dans l'urgence les contaminations oculaires dues à des projections d'acides ou bases.

Principe

En cas d'accident causés par des acides ou des bases dans les yeux ou sur la peau il est extrêmement important que le pH du liquide en contact soit ramené à une valeur normale de 7,4 aussi rapidement que possible. Plus les acides et les bases sont forts, plus la durée de neutralisation sera longue.


La solution «pH Neutral» est un tampon phosphate (4,9%) actif capable de neutraliser rapidement des acides et des bases forts. Cet effet neutralisant rend les produits chimiques inoffensifs, contrairement à l'eau du robinet ou aux solutions salines classiques qui n'auront qu'un effet de dilution, et n'empêchent pas les premières brûlures.

Avantages

- L'œillère adopte les courbes naturelles de l'oeil, rendant le rinçage plus hygiénique, plus régulier, et plus doux
- Flacons stériles et étiquetés CE
- Durée de vie : 3 ans pour tous les flacons
- Flacon fixé tête en bas, pour vérifier qu'il ne coule pas et est toujours stérile
- Lavage efficace des yeux ou de la peau garanti en quelques secondes seulement.
- Flacons disponibles pour le lavage d'un œil ou les deux yeux simultanément



Œillère DUO

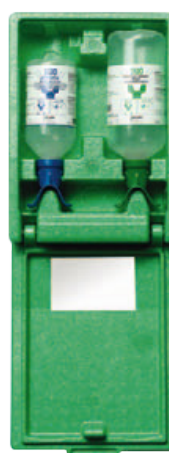

Coffret mural



Station murale



Utilisation

Quelques étapes simples:

- Tourner l'œillère jusqu'à perforation de l'opercule
- Appliquer sur l'oeil, tête en avant ou en arrière, pressez le flacon
- Rincer avec pH Neutral pendant environ 2 minutes jusqu' à vider le flacon, puis continuer avec le lave-oeil jusqu' à l'arrivée du médecin.



Références disponibles

- 199750 Station murale avec pH neutral 200 ml et lave-œil 500 ml
199751 Coffret mural étanche avec pH neutral 200 ml et lave-œil 500 ml
199752 Station murale avec pH neutral 500 ml et lave-œil 1000 ml - œillères DUO
199753 Coffret mural étanche avec pH neutral 500 ml et lave-œil 1000 ml - œillères DUO

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com